

SR0700 改良马铃薯葡萄糖琼脂配套试剂说明书

用途:

每支添加于 100mL 改良马铃薯葡萄糖琼脂基础(021054)中, 制成改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)。


成份:

氯霉素 2mg/支

(西林瓶开启示意图)

使用方法:

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 添加于 100mL 已灭菌并冷却 45℃左右的改良马铃薯葡萄糖琼脂基础(021054)中, 混匀, 倾注无菌平板, 制成改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)平板, 备用。

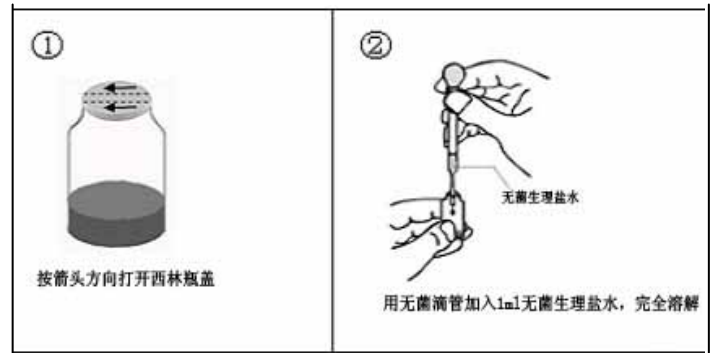

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 两年

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32079835

销售热线: 020-32078333-8602

技术热线: 020-32078333 转 8876、8877 (分机)

Http://www.huankai.com

E-mail: Webmaster@huankai.com

SR0700 改良马铃薯葡萄糖琼脂配套试剂说明书

用途:

每支添加于 100mL 改良马铃薯葡萄糖琼脂基础(021054)中, 制成改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)。


成份:

氯霉素 2mg/支

(西林瓶开启示意图)

使用方法:

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法: 每支加入 1mL 无菌生理盐水, 使试剂完全溶解, 添加于 100mL 已灭菌并冷却 45℃左右的改良马铃薯葡萄糖琼脂基础(021054)中, 混匀, 倾注无菌平板, 制成改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)平板, 备用。

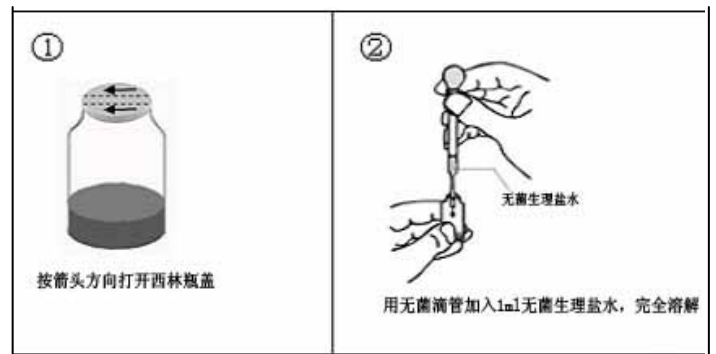

贮存: 2~8℃

规格: 10 支/盒

有效期: 两年

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32079835

销售热线: 020-32078333-8602

技术热线: 020-32078333 转 8876、8877 (分机)

Http://www.huankai.com

E-mail: Webmaster@huankai.com