

产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：志贺氏菌增菌肉汤配套试剂

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0380	冻干试剂	10支/盒

【产品用途】

每支添加于 225mL 的志贺氏菌增菌肉汤中。

【配方成分】

配方	含量（每支）
新生霉素	0.125mg

【使用方法】

- 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75%酒精棉消毒西林瓶表面, 在无菌条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法:每支加入 1ml 无菌水, 45°C水浴加热使试剂完全溶解, 再每支添加于 225ml 的志贺氏菌增菌肉汤中。

【储存条件与保质期】

2-8°C保存, 有效期见产品标签。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

【说明版本】

2019年5月14日