

SR0520 氨苄青霉素麦康凯琼脂配套试剂使用说明书

用途:

用于添加至氨苄青霉素麦康凯琼脂基础(028407)中制成氨苄青霉素麦康凯琼脂培养基。

成份:

氨苄青霉素 2mg

使用方法:

1. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75% 酒精棉消毒西林瓶表面, 在无茵条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
2. 试剂的使用方法: 取 1 支配套试剂, 用 1mL 无菌水充分溶解后, 添加于冷却至约 50℃ 的 100ml (028407) 中配成氨苄青霉素麦康凯琼脂培养基。在开盒后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮存: 2~8℃

规格: 10 瓶/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32079986

销售热线: 020-32078333 转 8602 技术热线: 020-32078333-8877/8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

SR0520 氨苄青霉素麦康凯琼脂配套试剂使用说明书

用途:

用于添加至氨苄青霉素麦康凯琼脂基础(028407)中制成氨苄青霉素麦康凯琼脂培养基。

成份:

氨苄青霉素 2mg

使用方法:

2. 西林瓶的打开方法: 本西林瓶在铝盖上有箭头的标志, 开启西林瓶前, 用 75% 酒精棉消毒西林瓶表面, 在无茵条件下, 按铝盖上的箭头方向打开铝盖, 撕开铝盖, 打开西林瓶胶塞。如右图所示
3. 试剂的使用方法: 取 1 支配套试剂, 用 1mL 无菌水充分溶解后, 添加于冷却至约 50℃ 的 100ml (028407) 中配成氨苄青霉素麦康凯琼脂培养基。在开盒后, 未使用完请放回包装盒子内避光保存。

贮存: 2~8℃

规格: 10 瓶/盒

有效期: 见包装盒

(西林瓶开启示意图)



广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663 传真: 020-32079986

销售热线: 020-32078333 转 8602 技术热线: 020-32078333-8877/8876

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com